

## WB 专用转膜海绵垫（免滤纸）

### W1491331


储存温度 室温储存。

#### 产品组分表

W1491331	尺寸
W1491331-01	96×80×5 mm, 推荐用于两块胶转印仪
W1491331-02	96×80×4 mm, 推荐用于四块胶转印仪

#### 使用说明

- 1、将海绵垫、凝胶和转印膜(PVDF 膜需要先用甲醇活化)置于转膜缓冲液中平衡 2 min 左右;
- 2、装配转膜装置(三明治结构): 以 Bio-Rad 转印设备为例, 打开转印夹, 从负极(转印夹黑色一侧)开始依次铺上海绵垫、凝胶、转印膜, 赶走胶与膜之间的气泡, 再铺上另一张海绵垫, 顺序如图:

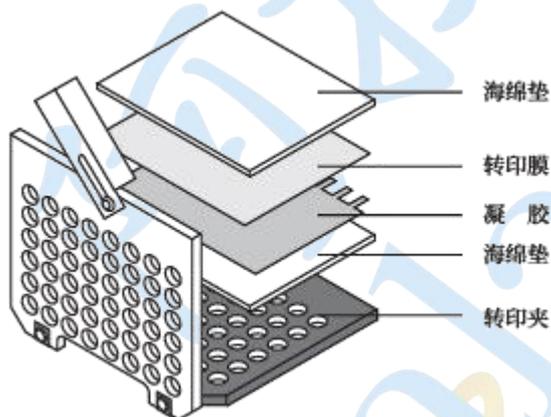

#### 注意事项

- 1、转膜结束后, 请将海绵垫用清水冲洗干净, 以备下次使用;
- 2、海绵垫出现破损或明显变薄, 请更换新的海绵垫;
- 3、本产品仅供科研使用。