

ELISA 封闭液

ELISA Blocking Solution

ELISA (Casein) 封闭液基于高纯度化学修饰的酪蛋白，提供优异的封闭性能，用于饱和封闭聚苯乙烯微孔板或其他表面，进而降低本底、降低变异系数 (CV)，提高检测灵敏度。通过与 Casein Blocking Solution 孵育，微孔板或硝酸纤维素膜的空白位点被饱和封闭，防止分析物或检测抗体与表面的非特异性结合，因此可避免背景，并提高测定的灵敏度。Casein 封闭液基于化学修饰和高纯度酪蛋白，其性能远优于通过溶解和过滤的其他市售或自制酪蛋白溶液。对于许多检测而言，Casein Blocking Solution 可提供最大限度的饱和封闭和极低变异系数的性能。该封闭液所含高纯度的酪蛋白分子经化学修饰，有助于最大限度地减少封闭层和样品基质之间的相互作用。一方面，优质的封闭液封闭效率高，检测结果更加可靠。另一方面，其不仅可最大限度封闭空白位点，同时可减少交叉反应。

产品货号 Cat no: E615777

包装规格 Package size: 50mL/125mL/250mL/500mL/1000mL

缓冲液 Buffer: None

pH 值 pH value: 7.2±0.3

蛋白质 Protein: casein

防腐剂 Preservative: 0.0015% (w/v) 异噻唑啉酮

保质期 Shelf life: 3 years

储存 Storage: 2-8°C

应用 Application:

ELISA: 直接使用，用于包被抗体、抗原后的封闭环节。

Western blotting: 直接使用，用于膜的封闭。

用法说明 Instruction:

ELISA (Casein) Blocking Solution 为即用型封闭液，平衡至反应温度后摇匀后使用。

微孔板封闭步骤（示例）：

1. 抗原或抗体包被后；
2. 洗涤：用 PBS/TRIS washing buffer (不含表面活性剂) 洗去多余的蛋白，重复 2 次；
3. 封闭：加入适量 Casein Blocking Solution，20-37℃ 孵育一定时间，通常 30-60 分钟即可；
4. 检测：吸去（或拍干）Casein Blocking Solution 后，直接用于下游检测实验；
或用 PBS/TRIS washing buffer (不含表面活性剂) 洗去多余的封闭液，重复 2 次后，再进行下游检测实验。

相关产品 Related products:

Aladdin 系列阻断剂:

干扰消除稀释液 (货号 N616301)

5×干扰消除剂 (货号 N616304)

Aladdin 系列蛋白稳定剂:

包被板稳定剂 (货号 P615667)

抗体稳定剂 (货号 A615676)

HRP 稳定剂 (货号 H615758)

AP 稳定剂 (货号 A615749)

Aladdin 系列封闭液:

ELISA 封闭液 (货号 E615777)

Western blot 封闭液 (货号 W615811)

Aladdin 系列显色底物:

单组份 BCIP/NBT 显色液 (货号 B615621)

单组份 TMB ELISA 底物 (货号 T615600)

单组份 TMB 膜底物 (货号 T615613)

pNPP 底物 (货号 P615624)

科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!