

Tris-Glycine 转膜缓冲液 (pH8.3, 10×)

项目号: T670013

储存条件: 2-8℃。

产品简介

本产品可用于 Western Blot 时半干转和湿转法转膜, 配制后的转膜缓冲液可在 2-8℃ 保存。

注意事项

1. 由于甲醇易挥发建议现配现用。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

操作步骤

1. 临用前从 2-8℃ 冰箱中取出本产品, 颠倒数次以混匀。

2. 配制方法:

纯水: Tris-Glycine Transfer Buffer (pH8.3, 10×): 甲醇=7:1:2