

培养箱安全卫士

I743353

产品简介：

CO₂ 培养箱在细胞培养中普遍使用,由于半敞开式的培养瓶中培养基的渗漏,高湿度及适宜温度为培养箱中微生物滋生提供条件,所以要提前预防,避免污染源的出现。针对培养箱的污染控制问题,这款培养箱安全卫士(Incubator SafeGuard)具有很强的灭菌功能,专门用于清除培养箱中细菌、真菌等微生物,特别是对于顽固的真菌有超强清除和抑制作用,可有效防止微生物的污染。

储存条件

于室温阴凉处保存,2 年有效。

使用说明

- 1、移除细胞培养箱内细胞后,直接喷洒适量液体于细胞培养箱的隔板、内壁表面;也可倒出少许,用脱脂棉球/纱布浸泡后擦拭使用。
- 2、建议 1-2 周处理一次,配合 UltraBio™细胞培养箱用水抑菌剂 (C743356) 使用效果更佳;遇到污染爆发时期,如梅雨季节等,可适当增加用量。

注意事项

- 1、操作时,穿戴适当的防护服和手套。
- 2、使用培养箱安全卫士对细胞培养箱进行消毒后,消毒空间密闭 15-30min 后再使用。
- 3、本产品若与皮肤、眼睛接触,应立即用大量的清水冲洗,不要延误,必要时应及时就医。