

## Kisser 封片液 (phenol free)

### K747450

储存温度 室温储存

#### 产品介绍

Kisser 封片液 (phenol free)是一种根据经典的 Kisser 方法配制的水性封片液，经改良不含 Kisser 方法中的剧毒苯酚，可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。本产品主要有效成分为明胶和甘油。本产品适用于石蜡切片，也可以用于冰冻切片、细胞等其它样品。

#### 操作步骤

##### 1.贴壁细胞样品：

- a.染色结束后，吸尽液体。
- b.滴一滴 Kisser 封片液(phenol free)于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
- c.随后即可在显微镜下观察细胞样品。

##### 2.组织切片：

- a.染色结束后，吸尽液体。
- b.滴一滴 Kisser 封片液(phenol free)于组织切片上，盖上盖玻片，让玻片接触封片液，尽量避免气泡。
- c.随后即可在显微镜下观察组织切片。

##### 3.其它样品：

其它样品参考上述细胞样品或组织切片进行操作。

#### 注意事项

- 1.本产品封片液在温度较低时呈固态，使用前须在 37-50℃温育至完全溶解后使用。
- 2.本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 3.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。