

蛋白印迹膜再生液（酸性）

W751794

室温保存，1 年有效。

产品简介：

本产品适用于化学发光法检测和荧光检测的 Western Blot 实验，可对已完成检测的硝酸纤维素膜或 PVDF 膜进行重复利用。在室温条件下，可在不影响膜上蛋白的情况下，去除膜上的一抗和二抗，无需反复电泳和转膜，节省样品和时间。

本产品配方温和，操作简单快速，可对同一张膜进行 3-5 次的 Western Blot 检测。

使用说明：

1. 将检测后的膜从机器内取出，用 PBST 或 TBST 清洗 10 分钟，弃清洗液。
2. 用再生液进行洗脱，洗脱时间的长短主要取决于蛋白质表达量、抗体类型和浓度。如果检测信号不强，可室温振荡洗脱 30-60 分钟；如果是表达量高、信号强的样品，可按其使用体积，加入终浓度 20mM DTT 或 100mM β -巯基乙醇，室温震荡洗脱 30-60 分钟。
3. 弃去再生液，用适量体积 PBST 或 TBST 漂洗 3 次，每次 5 分钟。
4. 此时膜上的抗体已被洗脱，可重新封闭，进行下一轮检测。

注意事项：

1. 如果在使用前溶液出现沉淀，可 37℃加热 5min 以促进溶解。
2. 建议先检测表达量较低的目的蛋白，之后用再生液处理并检测表达量高的蛋白。
3. 不推荐使用 BSA 封闭印迹膜，以及 DAB,NBT/BCIP 显色的印迹膜。