

## 甘油明胶封片液

### G752101

**储存温度** 2-8℃保存，长时间不使用，可保存于-20℃。

#### 产品简介

甘油明胶封片液是一种水性封片液，不含剧毒苯酚，可用于常规的各种切片、涂片等的封片。主要有效成分为明胶和甘油。

#### 操作流程

##### 1、贴壁细胞样品：

染色完毕后，吸尽液体。加一滴甘油明胶封片液于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。随后即可在显微镜下观察细胞样品。

##### 2. 组织切片：

染色完毕后，吸尽液体。加一滴甘油明胶封片液于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。随后即可在显微镜下观察组织切片。

#### 注意事项

- 1、封片液在温度较低时呈固态，使用前须在 37~50℃ 水浴中温育，并在完全溶解后使用。
- 2、为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。