



Tris-Hepes-Native 电泳缓冲液（粉末）

T767959

产品介绍

Tris-Hepes-电泳缓冲液是适用于 Hepes-Tris 体系凝胶的电泳缓冲液。

T767959 用于非变性电泳 Native-PAGE。

本产品以粉末形式提供，每包可配制 500mL 1×工作液。

使用方法

1. 取 1 小包可以配制 500mL 电泳液的粉剂，倒入到一洁净的烧杯中，加入蒸馏水到约 400mL，溶解。
2. 在量筒中定容到 500mL，即为 1×工作液。
3. 混匀后即可使用。
4. 未用完的电泳液可室温保存，通常室温可保存 2-3 天，4℃可保存 1-2 周。

注意事项

1. 1×工作液配制好后使用时间不宜超过 2 周。
2. 本电泳液适用于 Hepes 缓冲体系凝胶，请勿用于其它缓冲体系凝胶。
3. 仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康，请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。