

Tris-甘氨酸-Native 电泳缓冲液（粉末）

T767966

储存温度 室温储存

产品介绍

Tris-甘氨酸-电泳缓冲液是适用于 Tris-Gly 体系凝胶的电泳缓冲液，不适合用于 Hepes, Bis-tris 等缓冲体系的凝胶。

T767966 用于非变性电泳 Native-PAGE。

本产品以粉末形式提供，每小包可配制 1000mL 1×工作液。

使用方法

1. 取 1 小包可以配制 1000mL 电泳液的粉剂，倒入到一洁净的烧杯中，加入蒸馏水到约 900mL，溶解。
2. 在量筒中定容到 1000mL，即为 1×工作液。
3. 混匀后即可使用。
4. 未用完的电泳液可室温保存，通常室温可保存 2-3 天，4℃ 可保存 1-2 周。

注意事项

1. 1×工作液配制好后使用时间不宜超过 2 周。
2. 仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。