

体外转录 RNA 保存液

I774110

储存条件

体外转录 RNA 保存液置于室温干燥条件下，可保存 12 个月。

产品介绍

本产品用于长期保存 1,000 copies/ml 以上浓度的体外转录 RNA、噬菌体和慢病毒等，在-20℃条件下可以保存 12 个月，2-8℃保存一周时间。推荐分子诊断企业在企业参考品和阳性性质控制制备时作为原料使用。

组分表

I774110	Component	5 ml	Storage
I774110A	体外转录 RNA 保存液	5 ml	Room temperature
I774110B	RNase Free ddH ₂ O	15 ml	Room temperature

使用方法

1. 使用体外转录 RNA 保存液作为稀释液将体外转录好的 RNA 样品、噬菌体或慢病毒样品 稀释到使用浓度，即可分装保存。
2. 保存好的 RNA 样品、噬菌体或慢病毒不能直接用于 PCR 模板，需要经过核酸提取步骤 或用 RNase Free ddH₂O 稀释 10 倍后进行后续 RT-qPCR 或 RT-PCR 应用。