

苏丹III染色液

S774204

储存温度 室温储存。

产品介绍

苏丹红染料在脂类物质中的溶解度大于其在溶剂中的溶解度,如果染料与含有脂类的试样接触,便有大量染料进入脂类物质的结构内,使这些结构呈红色。

使用方法

- 1、用 Hanks 液漂洗盖玻片 3 次。
- 2、用固定液固定,建议使用甲醛钙固定液固定 20min。
- 3、用蒸馏水漂洗盖玻片 3 次。
- 4、用 95%乙醇将盖玻片冲洗 3 次。
- 5、用苏丹红 III 染色液覆盖盖片样品,染色 10-30min。
- 6、用 95%乙醇漂洗盖片 3 次。
- 7、用甘油明胶封片后观察。

染色结果:

脂类: 橘红色

注意事项:

- 1、需自备甲醛钙固定液,将 10mL 甲醛和 1g 氯化钙混合加水至 100mL。
- 2、第一次使用本试剂时建议先取 1-2 个样品做预实验。
- 3、为了您的自身安全,使用试剂前,请做好防护,如穿实验服,带手套等。